


# E-BOX-VX2 簡易中文操作

【1】開啟 E-Box 暗箱開關

【2】開啟 White light 電源開關



【3】先按下  鍵，對準 sample 放的位置及調整焦距

【4】關閉 White light 開關，開啟 UV light 開關



【5】按  或  調整曝光時間



【6】按  鍵擷取影像



※ 亦可選擇  自動偵測曝光時間以擷取影像

【7】關閉 UV light 開關



【8】按  鍵儲存影像



【9】按  鍵列印圖片

## 操作注意事項

1. 操作前請先詳閱操作說明書。
2. 本儀器為精密儀器請放在通風良好地方,請勿放在潮濕電壓不穩、易電擊、火花及電子訊號干擾之不良處所,以確保儀器處於最佳狀態。
3. 要拔插頭時,請拔插頭部位,請勿直接拉電源線。
4. 鏡頭及 CCD 部份為昂貴且脆弱之儀器,請在拔插 CCD 電源時確認電源開關是 OFF 狀態。
5. 本儀器之裝備依據 IEC950 及 IEC/ISO 國際標準規範,故可安心使用,並請勿自行改裝而影響儀器效能。
6. 本儀器操作會使用到紫外線照射,因此操作人員需了解紫外線輻射之防護及對健康的風險,並建議操作本儀器時使用 UV 防護面罩、眼鏡及防護手套。
7. 請勿將液體直接倒入儀器裡面,若有液體請擦拭乾淨。
8. 使用完後請立即擦拭乾淨,並將電源關閉及保持本儀器清潔。

---

**ONLY Science Co., Ltd.**

10F-8, No. 375, Sec. 4, XinYi Rd., Taipei, Taiwan  
TEL: 886-2-2758-5926 FAX: 886-2-2758-6305

[www.onlyscience.com.tw](http://www.onlyscience.com.tw)

台北：台北市信義路四段 375 號 10F-8

TEL：02-27585926 FAX：02-27586305

台中：台中市文心南五路 260 巷 9 號

TEL：04-24712042 FAX：04-24710443

台南：台南市永康區國光二街 65 號

TEL：06-2731306 FAX：06-2731806