

EBOX CX5 簡易操作 SOP

(1) 取出 agarose gel 放置於 EBOX CX5 螢光影像系統內的紫外光燈箱上，注意放置時，gel 下方不要有氣泡。

(2) 選擇 UV 的應用程式



(3) 按下下方的“LIVE”開啟預覽，白光燈自動亮，此時可預覽膠片位置，並可調整焦距、大小至適當位置。



(4) 關上暗箱，按下軟體上的“STOP”停止預覽。



(5) 按下“AUTO”即可自動曝光拍照。



(6) 欲自行選擇曝光時間，按下“START”：



a. 於彈出視窗中利用左右鍵調整曝光時間。



b. 調整好曝光時間後，按下“STOP”即可完成拍照。

