

Quantum CX5 簡易操作 SOP

(1) 開啟 VL 螢光影像系統的電源。

(2) 打開電腦的 power，完成開機後，點擊桌面上的“BioVision”啟動軟體。



(3) 取出 agarose gel 放置於 Quantum CX5 螢光影像系統內的紫外光燈箱上，注意放置時，gel 下方不要有氣泡。


(4) 按下下方的“LIVE”開啟預覽，白光燈自動亮，此時可預覽膠片位置，並可調整焦距、大小至適當位置。



(5) 關上暗箱，按下軟體上的“STOP”停止預覽。



(6) 按下“AUTO”即可自動曝光拍照。

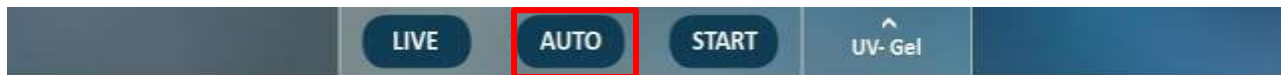

(7) 欲自行選擇曝光時間，按下“START”：



a. 於彈出視窗中利用左右鍵調整曝光時間。



b. 調整好曝光時間後，按下“STOP”即可完成拍照。



(8) 儲存檔案請點擊上方功能鍵的“Save”，在彈出視窗中選擇欲存取的位置儲存。



(9) 列印影像請點擊上方功能鍵的“Print”，在彈出視窗中選擇印表機列印。

